

# STQ法とLC/MS/MSを組み合わせた食肉中の動物用医薬品高速一斉分析 (前処理編)



島三記絵<sup>1)</sup>、朝野夏世<sup>2)</sup>、宇野由紀<sup>2)</sup>、佐々野僚<sup>1)</sup>


1) 株式会社アイスティサイエンス、2) 株式会社島津製作所

## 緒言


食品中に残留する動物用医薬品の分析は重要である。しかし動物用医薬品には物性の異なる様々な種類がありこれらを同時に分析するのは容易ではない。更に「迅速・簡便」も求められる中、QuEChERS法と固相カートリッジを用いた一斉分析法<sup>1)</sup>が報告されており、本実験ではSTQ法における一斉分析の第一段階としてサルファ剤とキノロン剤の一斉分析の検討を行った。また全自動固相抽出装置を用いたSTQ法による前処理とUHPLCシステムとMS/MSを組み合わせた高速LC/MS/MSメソッドでの測定により前処理から測定までの「迅速・簡便・高精度」化を図った。本分析法は鶏ささみ、豚ヒレ、牛ヒレを用いて添加回収試験を行い評価した。

## 実験方法

### 1. 前処理フロー

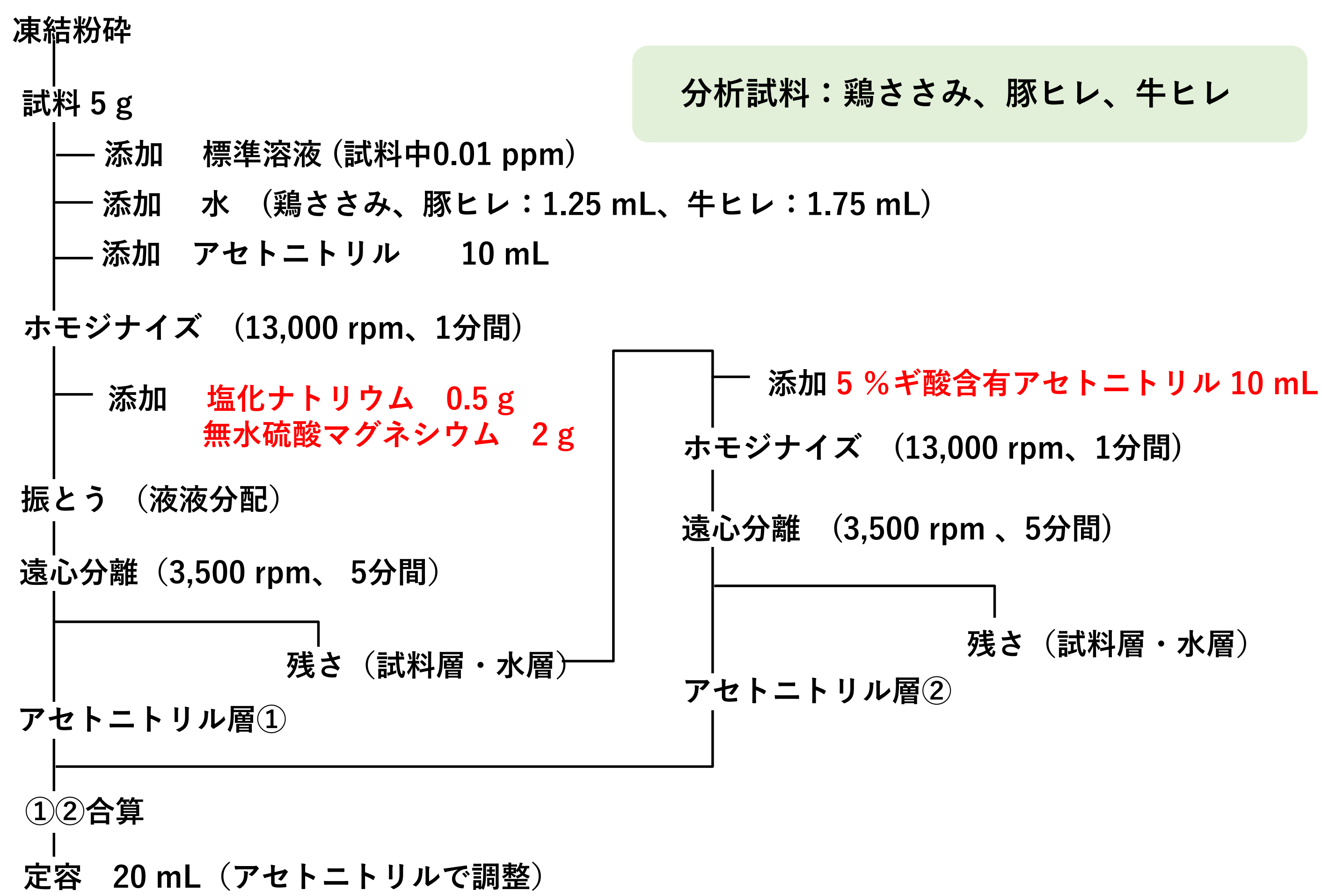


《全自動固相抽出装置による精製》 約10分/検体

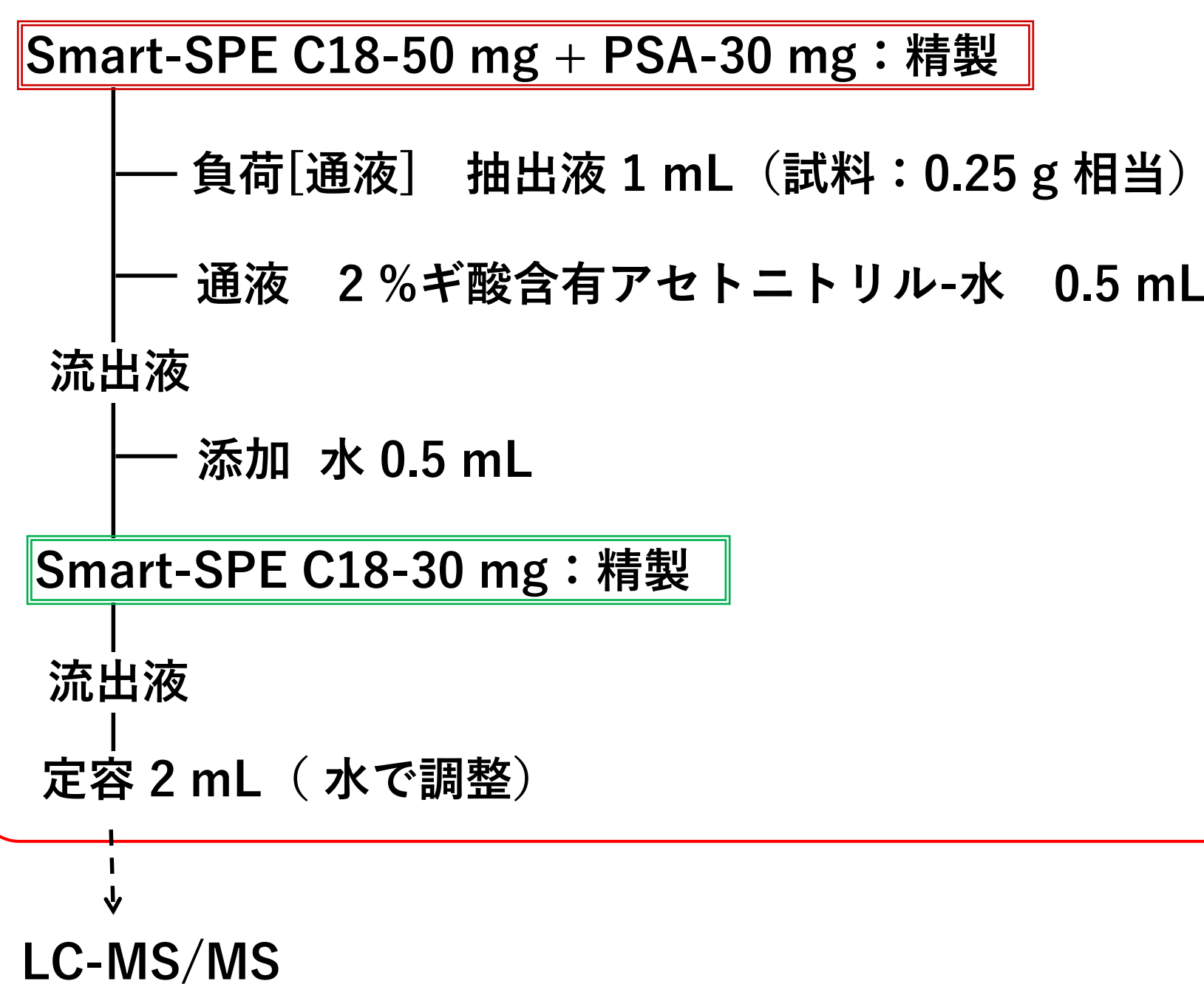

## 結果


### 1. 抽出時のギ酸濃度の検討

抽出溶媒のアセトニトリルにギ酸を添加することでキノロン剤の回収率が向上するという報告<sup>2)</sup>によりアセトニトリルに添加するギ酸濃度の検討を行った。その際緩衝作用を避けるためクエン酸ナトリウム塩は添加せず塩化ナトリウムと無水硫酸マグネシウムのみ添加した。キノロン剤はギ酸添加により回収率の向上がみられた。これは酸性状態でキノロン剤が非解離になりアセトニトリル層に移行したためと考えられる。一方サルファ剤ではギ酸濃度が高くなるに従い回収率が低下する成分がみられたためアセトニトリルとギ酸含有アセトニトリルそれぞれの抽出液を合算することにした。

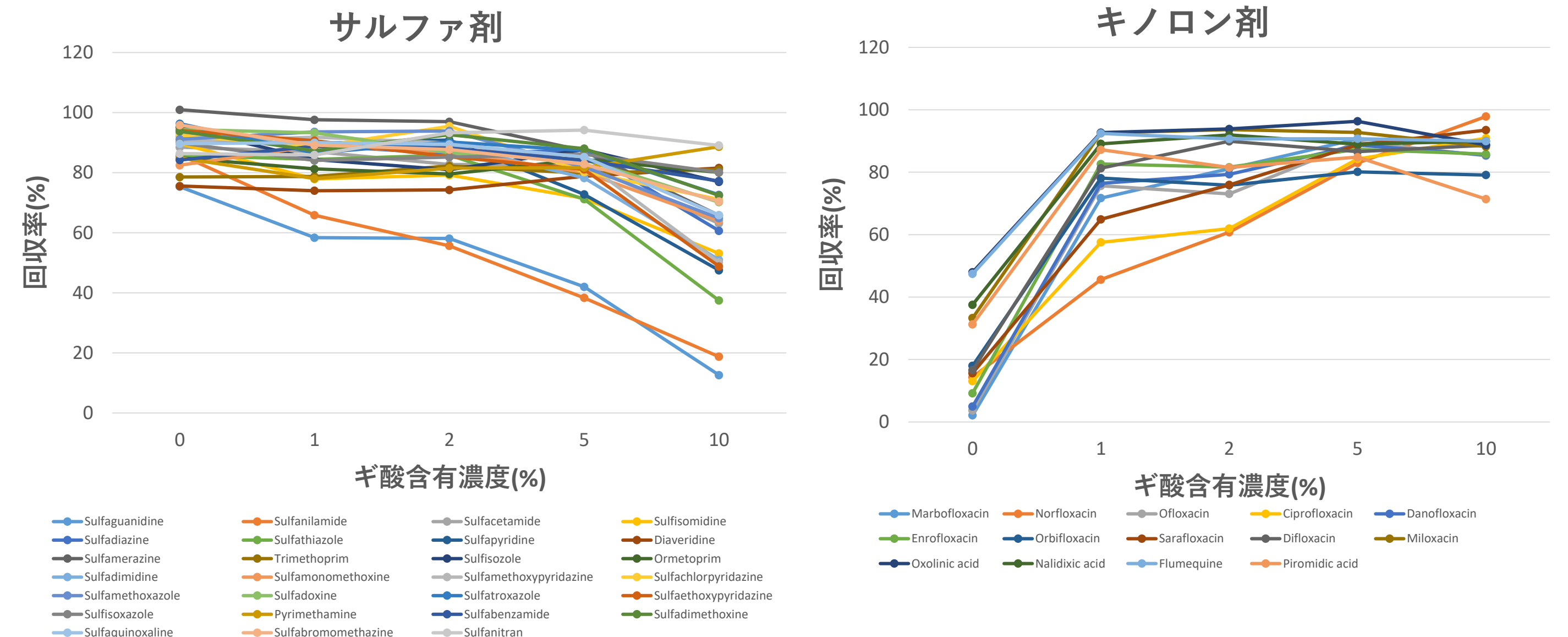

### 2. 繰り返し抽出定容法の採用

サルファ剤はアセトニトリル、キノロン剤は5%ギ酸含有アセトニトリルで抽出した結果が良好であったためこれらの抽出液を合算し両者の回収率向上を目指した。また、合算時には定容操作を行い定量精度を確保することにした。

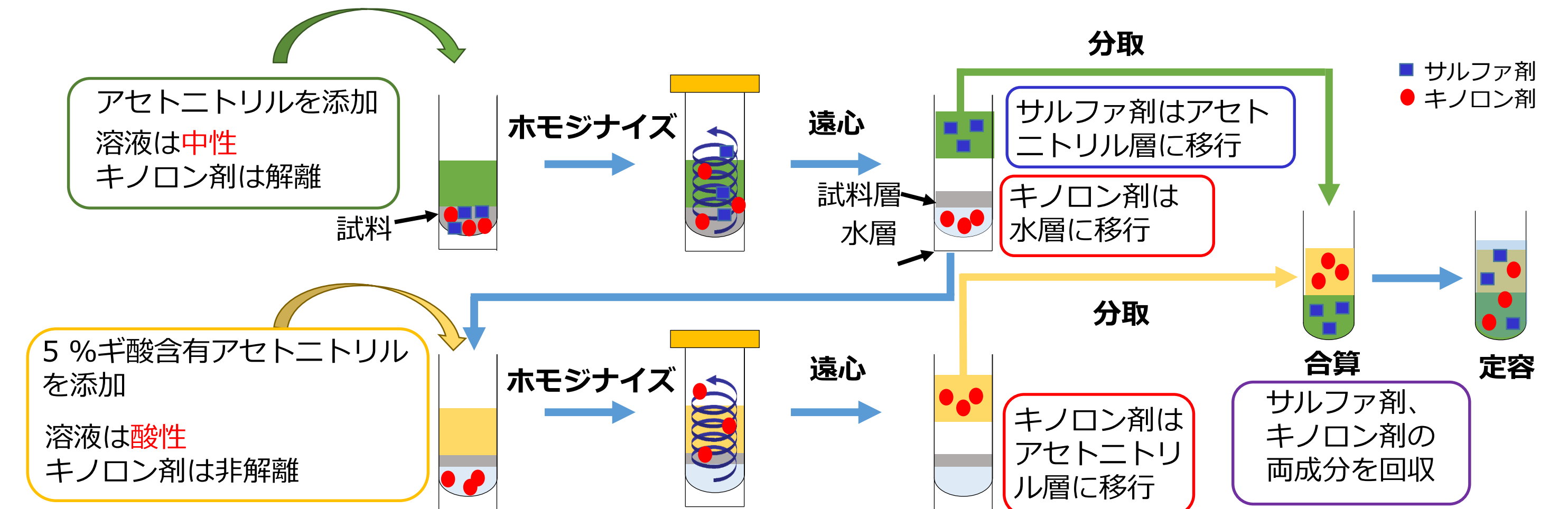

### 3. 添加回収試験

本法における添加回収試験を行った。ギ酸含有アセトニトリル抽出液と合算することでサルファ剤2成分が低回収率となったがその他の成分は良好な結果が得られた。

## 2. 測定条件

【測定装置】  
UHPLC(Nexera X2)及びLCMS-8045 (島津製作所製)

【LC条件】  
分析カラム：ResteK Raptor™ Biphenyl(2.1 mml.D. × 100 mmL., 2.7 μm)  
移動相 A液：0.1%ギ酸+0.5 mmolギ酸アンモニウム-水  
B液：0.1%ギ酸-メタノール  
流速：0.4 mL/min  
グラジエント：B.Conc 2%(0 min)→100%(12.5-14.5 min)→2%(14.6-17.5 min)  
分析時間：18分  
注入量：2 μL(+40 μL水)  
カラム温度：40℃

【MS条件】  
イオン化モード：ESI positive and negative  
ネプライザーガス流量：3 L/min  
ドラインガス流量：10 L/min  
ヒーティングガス流量：10 L/min  
インターフェース温度：350℃  
DL温度：150℃  
ヒートブロック温度：300℃  
測定モード：MRM



表1 添加回収試験結果

薬名	鶏ささみ		豚ヒレ		牛ヒレ	
	回収率(%)	RSD(%)	回収率(%)	RSD(%)	回収率(%)	RSD(%)
Sulfaguanidine	54	3.0	59	3.4	43	1.9
Sulfanilamide	36	5.9	46	4.7	25	5.1
Sulfacetamide	91	2.3	92	5.6	88	3.5
Sulfafloxacin	84	3.7	86	2.5	81	3.7
Sulfisomidine	96	3.8	90	5.5	89	2.5
Sulfadiazine	95	2.8	86	2.7	88	5.5
Sulfapyridine	87	5.6	89	3.7	86	3.5
Diaveridine	87	4.1	90	3.9	85	2.0
Sulfamerazine	90	4.9	91	4.7	88	4.7
Trimethoprim	87	4.3	88	5.1	88	3.6
Sulfisoxazole	96	5.9	90	4.7	88	2.5
Ormetoprim	93	2.8	89	4.2	87	2.0
Sulfadimidine	95	5.0	89	7.1	94	6.4
Sulfamonomethoxine	92	5.0	96	4.1	81	1.5
Sulfamethoxy-pyridazine	97	5.4	90	4.8	93	1.9
Sulfachloropyridazine	94	5.2	89	2.8	93	5.7
Sulfamethoxazole	98	6.4	90	2.2	86	1.6
Sulfadoxine	89	5.3	94	2.7	83	2.2
Sulfatrazoxazole	92	3.9	98	4.6	96	5.5
Sulfathioxy-pyridazine	94	3.8	92	2.9	86	2.6
Sulfisoxazole	100	6.0	99	4.1	91	4.2
Pyrimethamine	88	3.1	84	4.9	85	6.3
Sulfabenzamide	93	2.8	86	3.0	86	2.7
Sulfadimethoxine	92	3.5	89	2.9	84	1.7
Sulfaquinoxaline	91	3.1	90	3.9	98	2.8
Sulfabromomethazine	97	7.5	86	5.1	85	2.1
Sulfantran	97	23.9	103	22.8	91	23.7
Marbofloxacin	83	4.4	84	3.9	84	5.3
Norfloxacin	74	5.9	80	3.1	85	6.2
Ofloxacin	83	3.2	79	4.4	92	2.3
Ciprofloxacin	79	4.9	88	9.2	83	6.1
Danofloxacin	87	4.4	86	4.1	95	3.3
Enrofloxacin	87	6.3	89	1.7	92	5.5
Orbifloxacin	73	8.0	73	4.5	78	3.6
Sarafloxacin	76	5.5	84	10.8	70	8.8
Diffloxacin	82	7.2	77	4.8	87	3.9
Miloxacin	97	2.9	91	3.4	96	2.7
Oxolinic acid	99	3.2	92	3.2	94	2.7
Nalidixic acid	95	4.9	87	3.2	88	4.4
Flumequine	102	5.4	95	0.8	94	5.3
Promidic acid	84	4.5	72	4.0	74	3.1

## まとめ

サルファ剤及びキノロン剤の計41成分のうち38成分で回収率70-120%、RSD20%未満の良好な結果が得られた。サルファ剤2成分の回収率向上は今後の課題であるが本分析法ではアセトニトリルとギ酸含有アセトニトリルの抽出液を合算することでサルファ剤とキノロン剤を同じ前処理方法で分析することができた。加えて合算時に定容操作を加えることで定量的にも精度を確保することができた。

また全自動固相抽出装置を用いることで1検体の精製時間が約10分となり1分析時間が18分の高速LC/MS/MSメソッドの測定と合わせることで前処理から測定までの「迅速・簡便・高精度」化を図ることが可能となった。

## 参考文献

- 1)小西ら,第108回日本食品衛生学会学術講演会講演要旨集,p.47(2014)
- 2)小林ら,第112回日本食品衛生学会学術講演会講演要旨集,p.58(2016)
- 3)T.Nakajima et al., Development and validation of rapid analysis method for multi-class veterinary drugs in livestock products by LC-MS/MS. Shokuhin eiseigaku Zasshi.2012;53(5):243-53.