

新型・試験管ラックの使用方法について

この度は、試験管ラックをご購入いただき誠にありがとうございます。
本試験管ラックは、固相カートリッジを連結して溶出する場合に、固相の先端と受ける試験管の位置が最適になるように設計を変更しております。

そのため、固相を連結して使用される場合は、付属のアタッチメントを設置しご使用頂けますようお願い致します。

●アタッチメントについて

下記の写真をご参照ください。

■ 2連結用

■ 3連結用





試験管と固相の先端



●アタッチメントの使用方法

3番目の上板設置場所に足の長い方を手前にして設置してください。

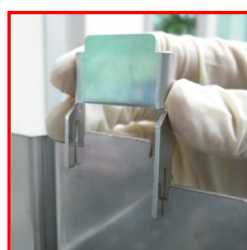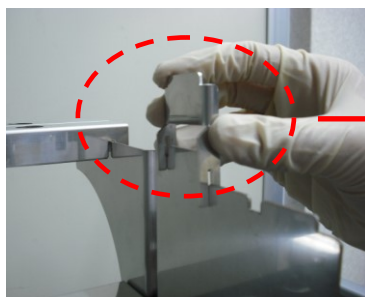

拡大図



設置例

●溶出用上板の仕様

上部から見た場合に両端に丸い穴があいている方が、プラスチックリザーバー (SB-3020-007) をご利用の場合にご使用下さい。ガラス製リザーバー (SB-3020-015) をご利用の場合は、両端に穴の無い方をご使用ください。

プラスチック
リザーバー用

ガラス製
リザーバー用



小さい
丸穴