



SPL-W100配管の詰まり確認

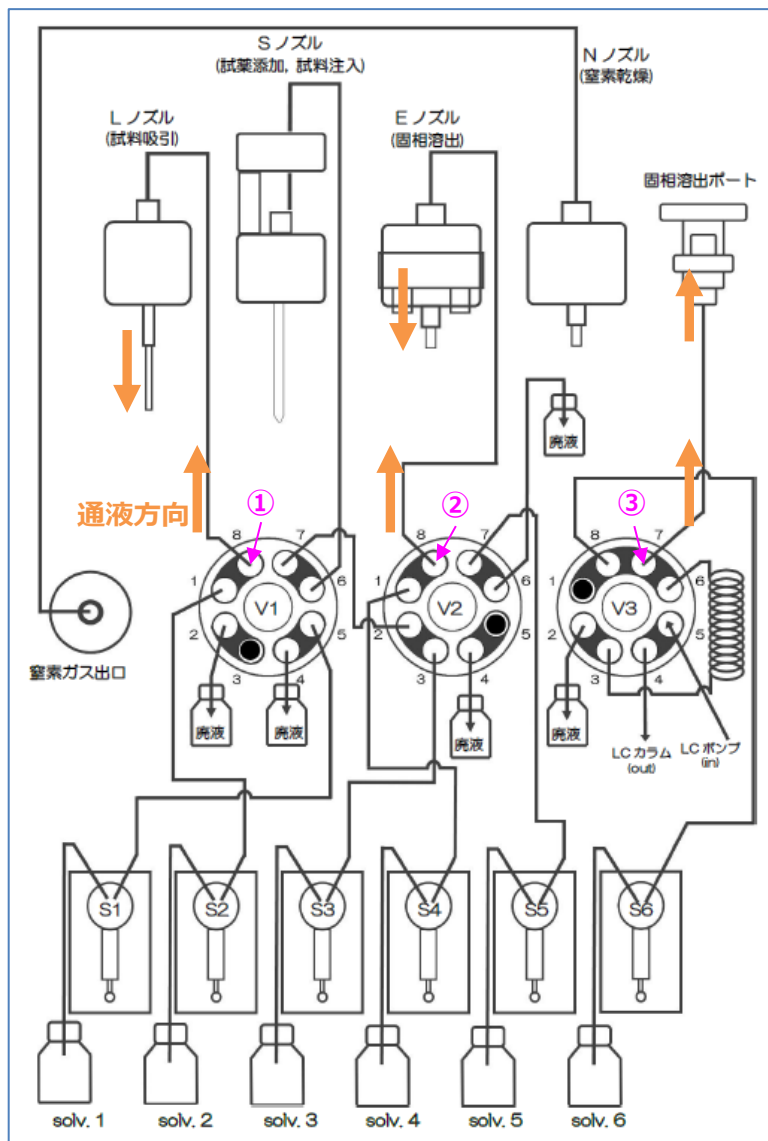

スターターキットに付属の押し出しポンプを使ってアセトンなどの溶媒を通液し、抵抗なく液が通せるかをご確認ください。

- ① Lノズル(V1-8)
- ② Eノズル(V2-8)
- ③ 溶出ポート※(V3-7) ※出口から溶媒が出てくるのでキムワイプなどを置いてから通液してください

押し出しポンプ

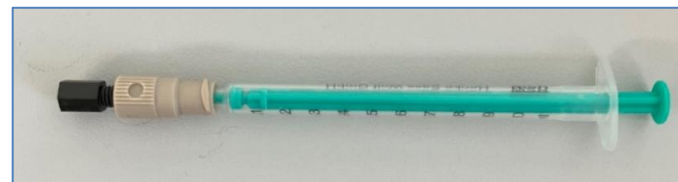

手順



外したナットを押し出しポンプの先端に固定し、溶媒を通液

バルブに固定しているナットを外す